

# BloodMax

产品名称：BloodMax

产品编号：BM001

## 一、BloodMax 适用范围与优势

本品用于动物血清的制备，能有效提高血清得率、缩短制备时间。

## 二、本品使用说明

1. 使用前应充分混匀，确保无沉淀。
2. 动物采血前，在采集管中加入本品。
3. 本品与新鲜血液按照 1:600-1:1000 的投料比进行使用。（冬季参照 1:600，夏季参照 1: 1000）
4. 本品使用与环境温度和动物个体差异有关。通常情况下，采血过程使用本品，血液在 37°C 静置 10-15min 即可上机直接离心。（不需要放置 4°C 进一步处理）

## 三、注意事项

1. 在采血环境温度较低，或采血后静置的时间较短时进行离心，会导致纤维蛋白丝挂壁、血细胞挂壁及轻度溶血、二次析出等现象，必须适当延长采血后静置的时间。
2. 当发现本品有杂质异物、有异常气味、颜色异常及超过有效期时，禁止使用。
3. 本品安全无毒，接触皮肤后可以用水清洗。
4. 如运输、储存过程中发生了结冰现象，应停止使用。
5. 当本品中出现块状沉淀时，应停止使用。

#### 四、储存条件及有效期

2-8℃避光保存，有效期 12 个月。

巴傲得生物 CONFIDENTIAL